

喷雾干燥器 Spray Dryer | 标准型

ADL312SC-A

水份蒸发量 1500ml/h

温度调节范围 40~240°C

试料送液流量 0~26ml/min

喷嘴选择 液体用·气体用

功能丰富，操作便捷的全新智能喷雾干燥器。



规格

型号	ADL312SC-A	
对应试料	水溶性&有机溶剂 (连接GAS411C时)	
性能	水分蒸发量	Max. 1500ml/h
	温度调节器设定范围	40~240°C (入口温度)、0~100°C (出口温度)
	温度调节精度	入口温度±1°C
	干燥空气量调节范围	0~1.0 m ³ /min
	喷雾空气流量调节范围	0~30L/min
	喷嘴空气压力调节范围	0~0.6MPa可调
构成	喷嘴洗净功能	从喷嘴前端喷出，手动脉冲喷气清洗
	外部输出	入口温度、出口温度输出 (4~20mA)
	温度调节器	多PID控制
	触摸屏	温度调节、鼓风机、加热器、送液泵、脉冲喷气用开关、自动插针、报警显示，运行曲线
	控制切换开关	入口温度、出口温度控制切换
	温度传感器	PT100热电阻
	加热器	3.2KW
	送液泵	导管型送液泵
	喷雾用气泵	使用喷雾用空压机 (另售) 或连接有机溶剂回收装置GAS411C (另售) 时使用GAS411C内置空压机
	服务插座	搅拌机用: AC220V, 2A
	吸气鼓风机	管式鼓风机
	过滤器	吸气过滤器、排气过滤器
	溶剂回收	使用溶剂回收装置GAS411C (另售)
喷雾喷嘴冷却结构	接头×2, 外径Φ10.5mm (可选购冷却水循环装置 CF312L-B)	
喷雾用空气连接	接头外径, Φ7mm	
喷雾用空气压力	0.3MPa	
排气连接口径	Φ50mm	
安全功能	入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关、喷嘴连接异常 (与GAS411C连接时)	
规格	外形尺寸	W580×D420×H1150mm
	重量	80kg
	电源	AC200~230V 50/60Hz 17~20A
附属品	送液软管2根、排气软管 (带1个软管扎带) 1根、排气转换接头, 出口温度传感器、保险丝 (250V 2A)、除静电连接线、进气软管5m (带2个软管扎带)、喷嘴转换衬套、架台组件、保护罩(COV20)	

特点

- 瞬间对微粒子样品进行加热可以确保即使是热稳定的样品也不会被氧化，并且可以得到均匀的细粉。
- 喷雾后的微粉末，水分含量低、不会氧化、无污染。
- 产品直接从溶液或悬浮液样品中干燥成细粉，不需要与传统干燥方法相关的过滤、分离、研磨等预处理和后处理操作，并消除了由这些操作引起的污染问题。
- 可与GAS411C有机溶剂回收装置连接以处理有机溶剂。
- 干燥腔、旋风分离器等采用的是快速装拆结构，进一步提高了操作性。标配升降平台，用于安装拆卸附件。
- 机器上配备有搅拌机供电用插座 (2A)，方便悬浊液边搅拌边进样。
- 采用独特的蠕动进样泵、喷头冷却机构、脉冲喷头清洗机构、防堵插针等，实现喷雾条件的多样性和稳定性。

控制面板



- 全新7英寸超大触摸屏控制面板，中/日/英三种语言可选，操作简单方便。
- 大功率加热器大大提升温度到达时间，并且温度设定范围更广，能满足更多的样品实验。
- 可切换热风吸入式和推出式两种换热风循环系统。
- 两流体喷嘴和三流体喷嘴均可使用。
- 全新带冷却机构自动喷嘴。
- 可进行远程控制。
- 可实现实验数据记录存储 (选购)。

1 灭菌器

2 造粒干燥装置

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发仪

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 放射试验装置

15 内部观察装置


16 吸光度计

17 选购品


CE认证

系统图

热风吸入式

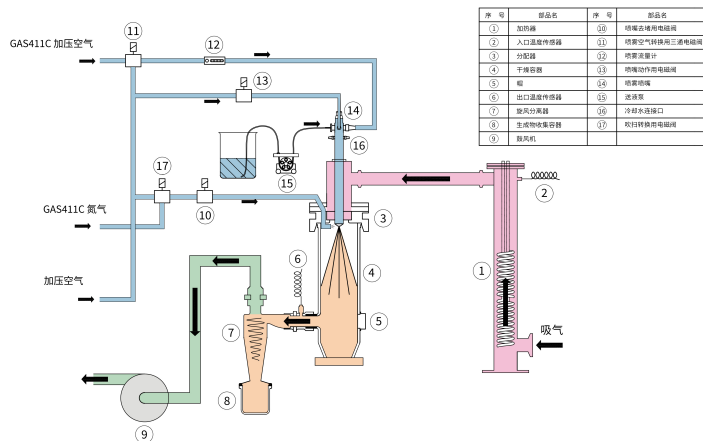

热风推出式

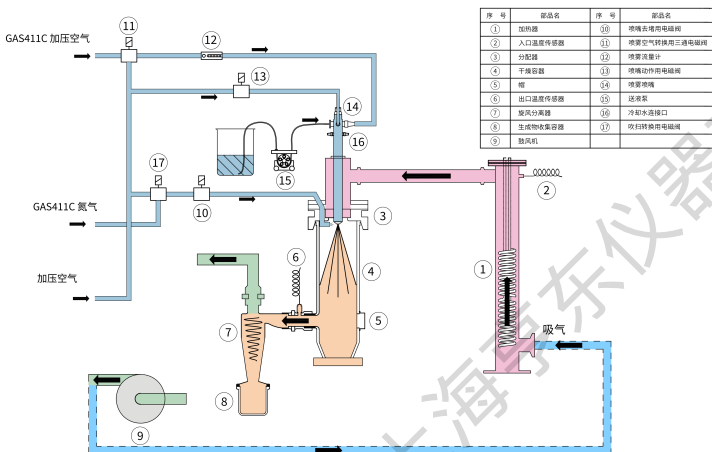


喷雾喷嘴



喷雾的顶端部分由液体用喷嘴和气体用喷嘴构成。

商品编码	型号	喷嘴 NO.	大小 (μm)
281297	1A (标准)	(F)1650	A 406 B 1270
		(A)64	C 1626
281298	1	(F)2050	A 508 B 1270
		(A)64	C 1626
281290	2A	(F)2050	A 508 B 1270
		(A)70	C 1778
281291	2	(F)2850	A 711 B 1270
		(A)70	C 1778
281292	3	(F)2850	A 711 B 1270
		(A)64	C 1626

液体用喷嘴 (F) 气体用喷嘴 (A)

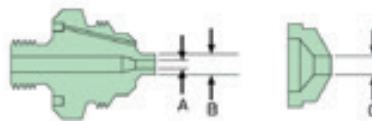

运行曲线



设置例



喷雾干燥器ADL312SC+有机溶剂回收装置GAS411C。

热风推出式连接管路



- 灭菌器 1
- 造粒干燥装置 2
- 马弗炉 3
- 恒温箱干燥箱 4
- 恒温培养箱 5
- 等离子装置 6
- 纯水制造装置 7
- 恒温水槽 8
- 恒温水循环 9
- 旋转蒸发器 10
- 冷冻干燥冷阱 11
- 搅拌器振荡器 12
- 清洗机 13
- 放射试验装置 14
- 内部观察装置 15
- 吸光度计 16
- 选购品 17